

TECLAS DE FUNÇÕES - HOT KEYS

A seguir uma tabela de todas as teclas de funções :

HOT- KEYS DO TITAN

Seta para Direita	Move o cursor para direita
Seta para Esquerda	Move o cursor para esquerda
Seta para cima	Move o cursor para o campo anterior, cancelando o campo atual
Seta para baixo	Move o cursor para o campo posterior, confirmando o campo atual
Enter	Move o cursor para o campo posterior, confirmando o campo atual
Home	Move o cursor para o primeiro campo da tela
End	Move o cursor para o último campo da tela
Page Down	Move o cursor para próxima tela (caso atual esteja correta)
Page Up	Move o cursor para tela anterior
Insert	Liga/Desliga o modo de inserção
F1	Aciona o Help de preenchimento de campo que esta sendo utilizado
F3	Aciona o Pesquisa
F4	Aciona o editor para Campos Memo, ou aciona Campos Múltiplo Sai dos utilitários gravando.
F5	Move o cursor para o início da palavra anterior
F6	Move o cursor para o início da próxima palavra
F9	Move o cursor para a primeira letra digitada no campo
F10	Move o cursor para a última letra digitada no campo
CTRL F1	Manual On Line
CTRL F3	Aciona o acesso ao cadastro relacionado ao campo que esta sendo utilizado
CTRL F4	Sai de utilitários sem gravar
CTRL F5	Procura palavra
CTRL F6	Substitui texto
CTRL F7	Apaga o conteúdo do campo, a partir da posição do cursor
CTRL F8	Seleciona todos os dados da pesquisa
SHIFT F1	Aciona a Tela Mágica
SHIFT F1	Aciona a troca de senha
SHIFT F1	Aciona a calculadora
SHIFT F6	Resgata Bloco Deletado
SHIFT F7	Deleta bloco
SHIFT F8	Desmarca Bloco
SHIFT F9	Marca Início de Bloco
SHIFT F10	Marca Final de Bloco
Al	Campo Alfanumérico
Bi	Campo Binário
Ca	Acesso ao Cadastro
Da	Campo de Data (DD/MM/AAAA)
Ho	Campo de Hora (HH:MM::SS)
Me	Campo Memo - F4
Um	Campo Múltiplo - F4

Nu	Campo Numérico
Ob	Campo Obrigatório
Pe	Pesquisa - F3
[]	Caixa Postal Vazia
[v]	Caixa Postal Cheia
[v]-Piscante	Caixa Postal com Mensagem Urgente



TECLAS DE FUNÇÕES - HOT KEYS

A seguir uma tabela de todas as teclas de funções :

HOT- KEYS DO TITAN - ATENDIMENTO

Seta para Direita	Move o cursor para direita
Seta para Esquerda	Move o cursor para esquerda
Seta para cima	Move o cursor para o campo anterior, cancelando o campo atual
Seta para baixo	Move o cursor para o campo posterior, confirmando o campo atual
F1	Help de Campo
F3	Aciona Pesquisa
F4	Aciona campos memos e múltiplos
F4	Sai de utilitário gravando
F5	Desloca cursor para palavra anterior
F6	Desloca cursor para próxima palavra
F7	Desloca para início do texto
F8	Desloca cursor para final do texto
F9	Desloca cursor para início da linha
F10	Desloca Cursor para final da linha
CTRL F1	Manual On-Line
CTRL F3	Acesso ao Cadastro
CTRL F4	Sai de utilitários sem gravar
CTRL F5	Localiza Texto
CTRL F7	Apaga linha a partir do cursor
CTRL F8	Seleciona todos os itens da pesquisa
SHIFT F1	Tela Mágica, diversas informações por NIC ou Recipiente
Al	Campo Alfanumérico
Bi	Campo Binário (0 / 1)
Ca - Ctrl F3	Campo com acesso ao Cadastro - Ctrl F3
Da	Campo de Data (DDMMAAAA)
Ho	Campo de Hora (HHMMSS)
Me - F4	Campo Memo
MU - F4	Campo Múltiplo
Nu	Campo Numérico
Ob	Campo Obrigatório
Pe - F3	Pesquisa
SHIFT F1	Aciona senha do supervisor
SHIFT F1	Aciona Cadastro de Médico
SHIFT F1	Aciona Cadastro de Paciente
SHIFT F1	Aciona Nota Fiscal em Nome de Terceiros
SHIFT F1	Aciona Desconto
SHIFT F1	Aciona Consulta de Sinonímia de Exame
SHIFT F1	Transforma todos os Exames do Paciente em Urgente
SHIFT F1	Aciona Alteração de Flag de Exames
SHIFT F1	Aciona Destino de Laudo

TECLAS DE FUNÇÕES - HOT KEYS

A seguir uma tabela de todas as teclas de funções :

HOT- KEYS DO TITAN - ÁREA TÉCNICA

Seta para Direita	Move o cursor para direita
Seta para Esquerda	Move o cursor para esquerda
Seta para cima	Move o cursor para o campo anterior, cancelando o campo atual
Seta para baixo	Move o cursor para o campo posterior, confirmando o campo atual
F3	Aciona Pesquisa (Resposta Padrão)
F4	Sai de utilitário gravando
F4	Grava Resultados Digitados
F5	Aciona Log de resultado
F6	Consulta Laudo e Valor de Referência
F7	Desloca para início do texto
F8	Desloca cursor para final do texto
F9	Desloca cursor para início da linha
F10	Desloca Cursor para final da linha
F11	Apresenta o PREVIEW do campo resposta padrão na Passagem de Resultados
CTRL F1	Manual On-Line
CTRL F2	Registra que o exame não será impresso, ficando com a sigla "NSI" ao lado. Para anular, teclar novamente.
CTRL F3	Acesso ao Cadastro
CTRL F3	Registra que o exame não será realizado, ficando com a sigla "NSR" ao lado. Porém sairá registrado no laudo. Para anular, teclar novamente. (Dentro da Passagem de Resultado)
CTRL F4	Sai de utilitários sem gravar
CTRL F4	Abandona os resultados digitados sem gravar
CTRL F5	Localiza Texto
CTRL F5	Confirmação pela área técnica do resultado solicitado pelos médicos que assinam o laudo - RCL (dentro da Passagem de Resultado)
CTRL F6	Confirmação pela área técnica do resultado solicitado pelos médicos que assinam o laudo - RCL (dentro da Edição de Resultado)
CTRL F7	Apaga linha a partir do cursor
CTRL F8	Consulta exames anteriores do paciente dentro da passagem/edição de resultado
CTRL F11	Aciona campo de observação de Passagem de Resultado / Edição
CTRL F12	Aciona campo comentário de Exame
SHIFT F1	Tela Mágica, diversas informações por NIC ou Recipiente
SHIFT F2	Coloca todos os subexames para Repetição
SHIFT F3	Coloca todos os subexames como Liberados
SHIFT F9	Vai para o registro anterior na Passagem de Resultados por Exame e por Rotina
SHIFT F10	Vai para o próximo registro na Passagem de Resultado por Exame e por Rotina
SHIFT F11	Consulta Resposta Padrão
L	Libera Resultado enviado para o aparelho na edição
R	Repete exame enviado para o aparelho na edição
E	Edita resultado enviado para o aparelho na edição

N	Não libera exames enviados pelo aparelho
TAB	Movimentação entre janelas: Edição/Status, Exames Liberados e Repetição
Al	Campo Alfanumérico
Bi	Campo Binário (0 / 1)
Ca	Campo com acesso ao Cadastro - Ctrl F3
Da	Campo de Data (DDMMAAAA)
Ho	Campo de Hora (HHMMSS)
Me	Campo Memo - F4
Um	Campo Múltiplo - F4
Nu	Campo Numérico
Ob	Obrigatório
Pe	Pesquisa - F3
HOME	Topo da Tela da Passagem de Resultado
END	Final da tela da Passagem de Resultado
Page Up	Sobe uma Tela na Passagem de Resultados
Page Down	Desce uma tela na Passagem de Resultados